



برنامه نگهداری تجهیزات

نام دانشکده: بهداشت	نام آزمایشگاه: میکروبیولوژی محیط
کارشناس مسئول: مریم حاتم زاده اصفهانی	شماره تماس: ۳۷۹۲۳۲۸۷
نام تجهیز: میکروسکپ	
محل قرارگیری: مکان ثابت و بدون احتمال لغزش و سقوط	
شرایط فیزیکی نگهداری: به دور از گرد و غبار و تابش مستقیم نور خورشید	
نحوه کالیبراسیون: کالیبراسیون دوره ای	
دوره پایش: پایش ماهیانه	
موارد هشدار: هنگام جابجایی میکروسکپ روی میز کشیده نشود و از بازوی میکروسکپ برای حمل آن استفاده شود. مراقب لنزهای چشمی در هنگام جابجایی باشید که نیافتد.	
دوره تمیز کردن: تمیز کردن دستگاه بعد از هر بار استفاده حتما بایستی انجام شود. و سپس با کاور مخصوص پوشانده شود.	
نحوه تمیز کردن: حتما "قبل از تمیز کردن دستگاه خاموش شود، به هیچ عنوان از حلال هایی مانند سفید کننده و استون برای تمیز کردن استفاده نشود در صورت استفاده از روغن ایمرسیون بعد از کار بایستی با پارچه مخصوص نرم و عاری از هر گونه پرز آثار روغن از روی لنز ابرکتیو کاملاً برطرف شود.	